

Fiche technique - Kit de contrôle des surfaces : Lames gélosées + mini-étuve

Référence :

- Flore totale / Coliforme : M01.35100
- Flore totale / Levures - Moisissures : M01.35200
- Mini-étuve : M01.35300

Lames gélosées :

Lame double face : permet d'effectuer 2 tests en une manipulation

Lame pliante : facile à appliquer sur toute surface

Permet la recherche de différentes flores, en fonction de la gélose.

Gélose avec neutralisant : pour neutraliser l'action des désinfectants et des antiseptiques

Utilisation :

- Appliquer chacune des 2 faces, sur la surface, pendant 10 secondes
- Incuber la lame gélosée à 37 °C pendant 24 h par exemple dans la mini étuve spécifique lames gélosées
- Après 24 h : interpréter les résultats avec la fiche d'interprétation fournie



Mini-étuve pour lames gélosées :

Compacte et économique

Pré-réglée à 35 °C

Température réglable

Très bonne homogénéisation de la température

Couvercle amovible : chargement et retrait faciles des lames gélosées/boîtes contact

Facile à nettoyer

Livrée avec 1 portoir pour lames gélosées et 1 thermomètre de contrôle



B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPBFC