

Fiche technique - Kit de contrôle des surfaces : Lames gélosées + mini-étuve

Référence :

- Flore totale / Coliforme : M01.35100
- Flore totale / Levures - Moisissures : M01.35200
- Mini-étuve : M01.35300



Lames gélosées :

Lame double face : permet d'effectuer 2 tests en une manipulation

Lame pliante : facile à appliquer sur toute surface

Permet la recherche de différentes flores, en fonction de la gélose

Gélose avec neutralisant : pour neutraliser l'action des désinfectants et des antiseptiques

Utilisation :

- Appliquer chacune des 2 faces, sur la surface, pendant 10 secondes
- Incuber la lame gélosée à 37 °C pendant 24 h par exemple dans la mini étuve spécifique lames gélosées
- Après 24 h : interpréter les résultats avec la fiche d'interprétation fournie

Mini-étuve pour lames gélosées :

Compacte et économique

Pré-réglée à 35 °C

Température réglable

Très bonne homogénéisation de la température

Couvercle amovible : chargement et retrait faciles des lames gélosées/boîtes contact

Facile à nettoyer

Livrée avec 1 portoir pour lames gélosées et 1 thermomètre de contrôle

